

WATSON MARLOW *Flexicon*

FC 10/32



VOTRE SYSTEME DE REMPLISSAGE | UN SIMPLE TUBE

VISSEUSES SEMI-AUTOMATIQUES

Le vissage simplifié

Limite les gestes répétitifs | 1 200 unités/heures | vissage constant | très compacte



FC10/32

VISSEUSES SEMI-AUTOMATIQUES



Les FC10 et FC32 sont des visseuses semi-automatiques destinées au vissage de tout types de bouchons. Elles ont été conçues pour simplifier et augmenter la productivité tout en protégeant l'opérateur des lésions attribuées au travail répétitif (LATR).

La FC10 peut visser des bouchons jusqu'au Ø 50 mm. Cette machine compacte est idéale pour le bouchage de bouteilles de 10 à 500 mL et peut être utilisée dans diverses industries comme le pharmaceutique, le cosmétique, l'alimentaire, etc...

La FC32 peut visser des bouchons jusqu'au Ø 65 mm sur des bouteilles de 30 mL à 1 000 mL.

Les têtes de vissage sont spécialement conçues et adaptés pour chaque type de bouchons afin d'assurer un vissage efficace et constant.

Le couple de serrage étant facilement réglable, il permet à une seule et même machine d'effectuer des vissages à couples délicats ou importants (0,3 à 4 Nm).

Le cycle de bouchage est activé lorsque l'opérateur applique la bouteille contre le support chargé de la maintenir. La visseuse s'abaissant, elle ne s'enclenche que lorsqu'elle rencontre la résistance de la bouteille et s'arrêtera lorsque le couple de serrage désiré sera atteint. La visseuse revenant en position haute, elle laissera une bouteille parfaitement bouchée.

Les FC assurent une qualité de vissage constante et inégalable manuellement car l'air comprimé est libéré à chaque fois que le couple de serrage désiré est atteint.

Ces visseuses extrêmement flexibles permettent un changement de format complet en moins d'1 min. De nouveaux formats bouteilles et bouchons pourront également vous être fournis à tout moment.

Un opérateur entraîné peut effectuer plus de 1 200 vissages par heure.

Caractéristiques Techniques :

Alimentation:

110/230 VAC avec prise de terre, 50/60 Hz

Consommation:

FC10 : Max. 50 W

FC32 : Max. 150 W

Connexion Pneumatique :

6 bar, air propre et sec

85 L/min pour 1 200 unités/heure

Couple de serrage :

Couple standard 1-4 Nm avec ressort noir

Ressort jaune : 0,9-1,8 Nm

Ressort vert : 0,5-1,0 Nm

Ressort rouge : 0,3-0,5 Nm

Taille des Bouchons :

FC10 : Diamètre : 50 mm max

Hauteur : 40 mm max

FC32 : Diamètre : 65 mm max

Hauteur : 40 mm max

Taille des bouteilles :

FC10 : Diamètre : 55 mm max

Hauteur : 180 mm max

FC32 : Diamètre : 100 mm max

Hauteur : 240 mm max

Finition :

Aluminium anodisé

Protection électrique:

IP31

Poids:

FC10 : 12 kg

FC32 : 16 kg

Accessoires :

Têtes de vissages, formats bouteilles, kit de maintenance.

